

Ex.A.O.

Adaptateur ESAO®

Réf :
452 150

Français – p 1

Adaptateur thermomètre Pt 1000

Version : 8110

1. Description

Cet adaptateur permet de mesurer une température grâce à une sonde Pt1000 (non fournie - réf 703 262).

Il s'utilise avec les consoles Visio®, Visio®+ et ESAO® 4+.



2. Utilisation

2.1 Mise en service

- Vérifier que la console est bien reliée au PC
- Allumer l'ordinateur
- Connecter l'adaptateur sur la console

2.2 Connexion de l'adaptateur sur la console

- Présenter l'adaptateur face au connecteur de la console
- Glisser l'adaptateur en suivant le guide de la console
- Enfoncer jusqu'au clic

3. Caractéristiques techniques

Fonctionne avec toutes les sondes Pt 1000 équipées d'une prise jack 3.5 mm

Gamme de mesure	de -20°C à +120°C
Précision	+/- 1%
Résolution	0,055 °C
Connexion	prise Jack 3.5 mm

4. Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux