

Tooxy

Identification de votre console

Identification

Pour inscrire votre console et permettre d'activer les logiciels dont vous avez fait l'acquisition, vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet, puis cliquez sur



et suivez les instructions (vous pouvez relier Tooxy à n'importe quel ordinateur relié à Internet).

Pour identifier votre console, cliquez sur



ou sur



vous retrouverez alors les indications que vous avez entrées (discipline, salle, numéro, ...).

Vous pourrez aussi les imprimer pour créer une étiquette d'identification par exemple.

Vos logiciels

Pour activer un logiciel dont vous détenez la licence, cliquez sur



Le tableau ci-contre vous indique dans chaque colonne :

- la liste des logiciels commercialisés par Jeulin,
- ceux qui sont déjà installés ou non sur votre console, ainsi que le nombre de logiciels licences disponibles pour cette console ou une autre.

Gestion des logiciels sur la Tooxy : P00001181-0001	
L'Atelier Embarqué (Physique)	Installé (reste 4 licences)
L'Atelier Embarqué (SVT)	Installé (reste 3 licences)
L'Atelier Généraliste (Physique)	Non installé (reste une licence)
L'Atelier Généraliste (SVT)	Aucune licence disponible
L'Atelier Dédié (Physique)	Non installé (reste 2 licences)
L'Atelier Dédié (SVT)	Aucune licence disponible


Installer Désinstaller Identifier la Tooxy

Terminer

Sélectionnez dans la liste le logiciel souhaité et cliquez au choix sur "Installer" ou "Désinstaller".

Mise à jour

Si la mention suivante

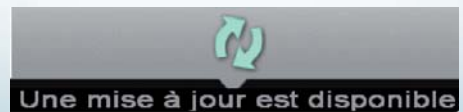

apparaît sur la page d'accueil, cliquez sur cette icône pour afficher la page de mise à jour sur Internet (après connexion).

Descriptif de la console

Face avant :
2 emplacements pour
vos capteurs, une
douille de masse



Côté droit :
entrées de branche-
ment au secteur et de
connexion USB



> La console dispose d'une mémoire
sauvegardée.
Vous pouvez donc, après vos mesures
en mode connecté, enregistrer le
fichier de résultats dans votre console
Tooxy.



Documentation

Retrouvez des informations et des
ressources sur la console Tooxy et ses
usages en mode autonome ou en utili-
sation Ex.A.O. sur

www.tooxy.fr

Plus de renseignements, contactez-nous

 www.jeuilin.fr

 0 825 563 563

0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe

 **JEULIN**

Rue Jacques-Monod, ZI n°1 Nétreville, BP 1900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : +33 (0)2 32 29 40 00 • Fax : +33 (0)2 32 29 43 99
International • Tél : +33 (0)2 32 29 40 23 • Fax : +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeuilin.fr • contact@jeuilin.fr

SA au capital de 3 233 762 € - Siren RCS Evreux B 387 901 044 - Siret 387 901 044 00017

Réf. A480000